

---

# IKA Service-Manual

---

## Grinding / Mahlen

### A 11 basic

No. 29000.00



**IKA®**




IKA – Werke GmbH & Co. KG  
Janke & Kunkel-Str. 10  
D - 79219 Staufen

Phone: 0049 (0)7633 831 139 / 202

Fax: 0049 (0) 7633 500 212

E-Mail: [service@ika.de](mailto:service@ika.de),

Internet: [www.ika.de](http://www.ika.de)

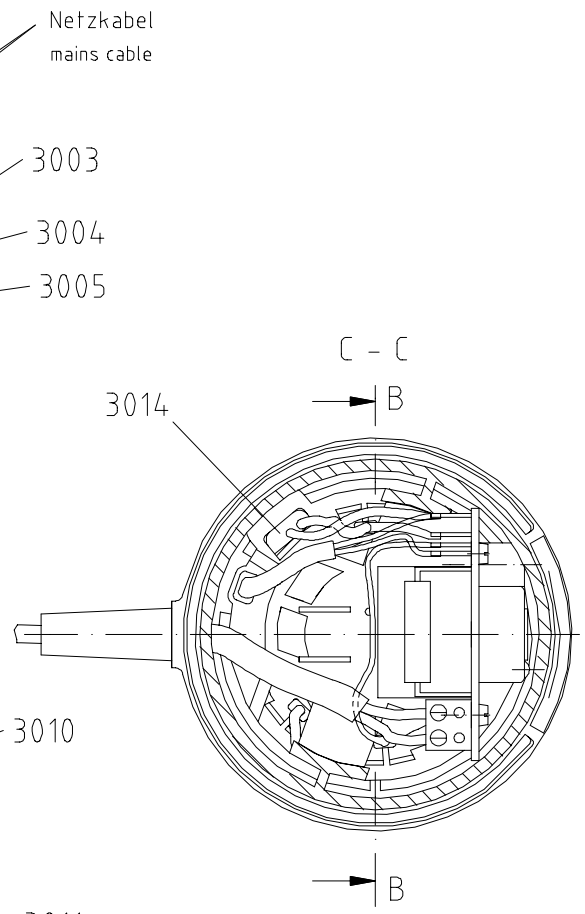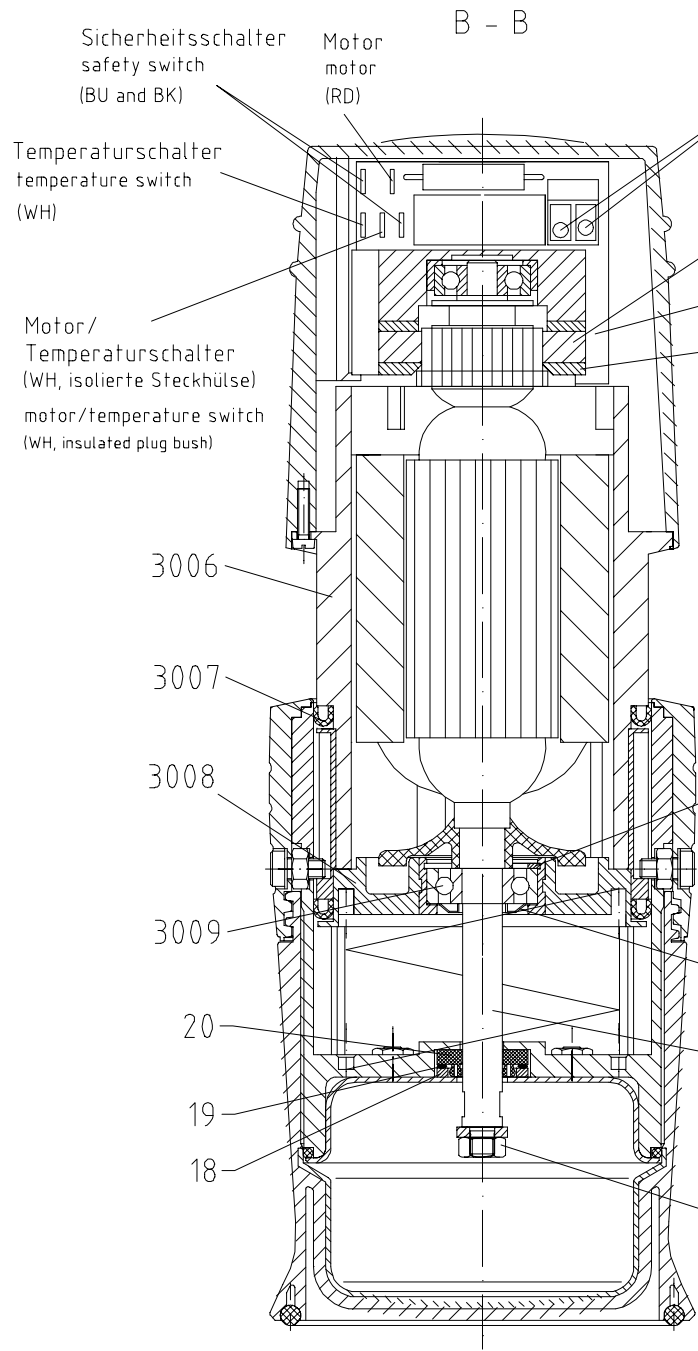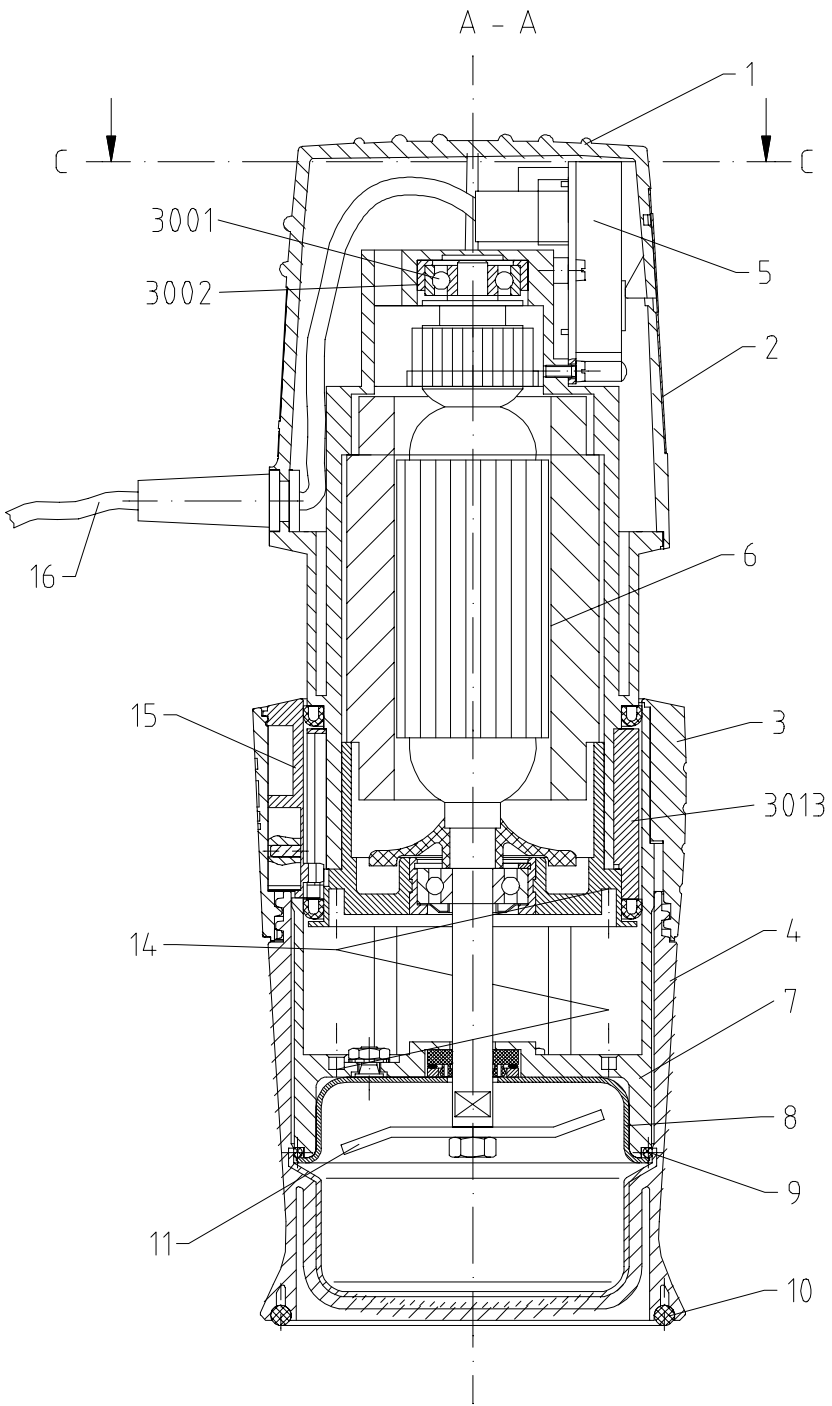

Stückliste: 2900000

A 11 basic

Fabrikationsnr von: 00.110217

Gerätetyp : A 11 B

Fabrikationsnr bis:

ÄnderungSt: 0000.00.00

Datum: 27.11.03

Seite:

1

Pos	Identnr	Bezeichnung	Bemerkung
1	2903800	HAUBE	
2	2905500	FRONTFOLIE	
3	2905300	DECKEL - OBERTEIL	
4	2904000	MAHLBECHER	
5	2980600	BLP NETZ	
6	2904400	MOTOR	
7	2903600	DECKEL - UNTERTEIL	
8	2904200	SCHUTZRING	
9	2982200	O-RING	
10	2982100	O-RING	
11	2904600	A 11.1	
14	2904300	DRUCKFEDER	
15	2903700	SCHALTEREINHEIT	
16	2905000	ANSCHLUSSLEITUNG	
18	2905100	SCHEIBE	
19	2983200	O-RING	
20	2982600	DICHTUNG	
24	1624500	SECHSKANTMUTTER	
3001	2968700	RILLENKUGELLAG. 626 2RS	
3002	2969700	DÄMMRING	
3003	2968500	KOHLEBÜRSTE	
3004	3116700	FEDER	
3005	3116600	BÜRSTENHALTER	
3006	2983600	MOTORGEHÄUSE	
3007	2983400	MANSCHETTE	
3008	2983700	DECKEL	
3010	1133100	SICHERUNGSRING	
3011	3116500	NILOS-RING	
3012	2983900	ANKER	
3013	2983500	HÜLSE	
3014	2984000	TEMPERATURSCHALTER	

list of parts: 2900000    A 11 basic                    fabrication no. from: 00.110217  
type                : A 11 B                                fabrication no.    to:  
modifikation : 0000.00.00                            date: 27.11.03                    page:                1

pos	article no	description	remarks
1	2903800	CAP	
2	2905500	FRONT FOIL	
3	2905300	HEAD TOP	
4	2904000	GRINDING BEAKER	
5	2980600	PCB NETWORK	
6	2904400	MOTOR	
7	2903600	HEAD BODY	
8	2904200	GUARD RING	
9	2982200	O-RING	
10	2982100	O-RING	
11	2904600	SPECIAL STEEL BEATER	
14	2904300	PRESSURE SPRING	
15	2903700	SWITCH UNIT	
16	2905000	CONNECTING LEAD	
18	2905100	WASHER	
19	2983200	O-RING	
20	2982600	SEAL	
24	1624500	HEXAGON NUT	
3001	2968700	BALL RACE BEARING	
3002	2969700	INSULATIONS RING	
3003	2968500	MOTOR CARBON	
3004	3116700	SPRING	
3005	3116600	BRUSH HOLDER	
3006	2983600	CRANKCASE	
3007	2983400	COLLAR	
3008	2983700	HEAD	
3010	1133100	RETAINING RING	
3011	3116500	NILOS-RING	
3012	2983900	ANCHOR	
3013	2983500	BUSH	
3014	2984000	TEMPERATURE SWITCH	